

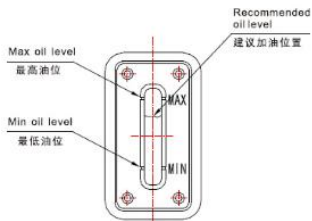
双极真空泵 VRD-8/220V/50/60HZ (含油雾过滤器)


技术规格书



VRD 系列真空泵是真空应用领域中最基本的高真空获得设备，特别适用于需要获得高极限真空低噪音环境的科研、教学、实验室、分析仪器、医疗器械、真空镀膜等不同真空应用领域。（图片仅供参考，以最终实物为准）

技术参数：

设备名称型号	双极真空泵 VRD-8/220V/50/60HZ (含油雾过滤器)
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 体积小巧，使用方便 • 极限真空度可达 5×10^{-2} Pa，满足日常实验需求
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 抽速 m^3/h (L/s): 50HZ:8 (2.2) 60HZ:9.6 (2.6) • 电源: AC 220V 50/60HZ • 电机功率 (KW): 0.4 • 进排气口连接: KF16/KF25 • 用油量 (L): 0.6-1 • 电机转速 (rpm): 50HZ: 1440 60HZ: 1720 • 工作环境温度: 5-40°C • 噪音 (dB): ≤ 56 • 湿度: $\leq 85\%$ • 每次最大加入泵油量: 油位上限 Max 的 80%处 <div style="text-align: center;">  </div>

产品尺寸	外形尺寸：长 140mm*宽 440mm*高 440mm 
重量	约 21kg
保质期	1 年（不包含模具等损耗件）
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 请不要将泵倒置，也不要让泵体受到冲击，否则会使泵体遭受破坏 • 泵只有停止运转，且断开电源后才可以移动 • 由于流出的油有使人滑倒的危险，请检查泵是否漏油 • 泵严禁在有爆炸危险及易燃物品的场所使用，以避免引起爆炸和火灾 <p>不要在电机周围放置有碍通风的障碍物，以免异常升温而造成烫伤或火灾等等。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果将泵倾斜安装，可能会造成泵的振动、噪声加大、甚至损坏，请将泵水平安装在平稳、牢固的地方。 • 注油前必须停泵，且排气口不能堵塞，以防止注油时油从加油口溢出 • 在连接电源之前，请您检查电源与产品铭牌上规定的电源是否一致。 • 千万不要使用阻塞的或狭窄的排气管道，要确保在泵启动前排气管道没有被沉积物阻塞 • 泵刚停止时，泵温很高，因此一定要在泵温完全降下来以后再进行检查，以免造成烫伤