

电动压力机 YLJ-40TA(分体式)

技术规格书



YLJ-40TA 电动压力机是桌面式经济型压力机，广泛用于新材料、超导、粉末陶瓷，新型电源、建材等领域，该设备可与钙铁分析、红外光谱（IR）、X 荧光（XRF）分析仪器配套使用，用特定的模具可以压制成各种各样的片、柱及异形体、组合体等进行科学研究，应用广泛，使用简单，方便可靠。

技术参数：

名称型号	<ul style="list-style-type: none"> • 电动压力机 YLJ-40TA(分体式)
特点	<ul style="list-style-type: none"> • 压力稳定：采用特殊油路设计和加工工艺使压力长时间保持稳定。 • 减少污染：加强各类形式的密封防止油液外漏，使环境清洁减少污染。 • 操作简便：由于加装进排气系统使用时可以不必需拧松进油螺钉简化操作使用方便。 • 低噪音：零部件精细加工，并采取减噪措施降低噪音。 • 集成组合：结构紧凑，重量轻。
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 最大压力：40T • 电源：AC220V 50/60HZ • 功率：150W • 油缸直径：80mm • 油缸升程：0-12mm • 压力稳定性：≤1MPa/10min • 保压定时时间：0-300h • 工作空间：155*150*150mm • 防护罩：压机上安装有有机玻璃防护罩

压力表显示数值与实际压力换算表	<table border="1" data-bbox="560 215 1300 311"> <tr> <td>压力表示值 (MPa)</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>19</td> <td>26</td> <td>32</td> <td>39</td> <td>46</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>油缸实际压力 (T)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> </tr> </table> <p>注：上对照表为实测数据，如需其他压力值，可参考本公司推算的换算公式：油缸压力(T)=压力表示值(MPa)×系数 0.76</p>	压力表示值 (MPa)	6	13	19	26	32	39	46	53	油缸实际压力 (T)	5	10	15	20	25	30	35	40
压力表示值 (MPa)	6	13	19	26	32	39	46	53											
油缸实际压力 (T)	5	10	15	20	25	30	35	40											
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 压机外型尺寸(mm)：240L×190W×660H 压力控制盒尺寸 (mm)：210L×190W×500H 																		
可选模具规格	<ul style="list-style-type: none"> 本压机适用于 $\phi 1/4''$、$\phi 1/2''$、$\phi 3/4''$、$\phi 1''$ 和 $\phi 2''$ 等通用模具 																		
质量认证	<ul style="list-style-type: none"> CE 认证  																		
净重	<ul style="list-style-type: none"> 70KG 																		
质保	<ul style="list-style-type: none"> 1 年质保期，终身维护 																		
使用注意事项	<ul style="list-style-type: none"> 开始加压时必须关上防护罩，若压力机没有防护罩，实验人员必须佩戴防护罩（本公司的压力机都安装有防护罩） 所压粉末的粒度不可小于 30um，若粉末粒度过小，加压时粉末会渗入到压杆和模具套筒内壁之间的间隙中，这样会引起模具的损坏。 建议球磨和筛分后的粉末粒度控制在 32-75um，请使用 200 目和 450 目的筛网对粉末进行筛分，取中间 32~75um 的粉末（可在本公司购买筛网），然后再进行粉末制片。 每次使用前请用酒精清洗模具，使用后请将模具擦干，涂上防锈油，放置。 不要使油缸（活塞）超过其最大行程距离（12mm） 请勿在手套箱内操作加压器。 																		

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的
安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源	单相 AC 220V ± 10%, 频率 50/60HZ, 功率 150W	客户提供
	新国标插线板	需准备一个单相电压 AC 220V 50HZ, 最大电流 10A 的插线板 	客户提供

装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：**sales@kjmti.com**（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期：

型号：YLJ-40TA（分体式）

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	电动压力机	YLJ-40TA（分体式）	台	1	主机
2	手动压力机（无泵）	40T	台	1	
3	油管	1.5m	根	1	压机自带配件
4	内六角扳手	M2.5、M3	个	2	各1个
5	国标电源线	RVV-3*1.5-3米（黑色）	根	1	
6	电动泵油管	3米	套	1	
7	垫块		块	1	压机自带配件
8	说明书		本	1	
9	保修证书		本	1	
检验人			审核人		